



Hospital Regional Universitario
CARLOS HAYA
Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

MANUAL DE CALIDAD

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICO

Control de temperaturas: Almacenamiento Frío

Código	Fecha emisión/última revisión	Revisado	Aprobado
<i>PCR 02 Ed 01</i>	29/04/2010	Rafael Infantes Viano Fdo:	Vidal Pérez Valero. Fdo:
Edición	Fecha próxima revisión		
I			

OBJETO

Establecer un sistema de control de temperaturas que garantice el correcto almacenamiento de las muestras biológicas y reactivos.

DESARROLLO

Todas las cámaras y/o frigoríficos, así como neveras portátiles para el transporte de muestras serán controladas de forma informatizada y/o manual, a saber:

1) Control informatizado:

Serán controladas de forma informatizada a través del sistema ThermoScan DS1921G-F50, cada mes serán revisadas, anotadas y registradas todas las lecturas realizadas de los distintos contadores.

Cada unidad dispondrá de un recipiente-contenedor donde se albergará un dispositivo lector de temperaturas; este lector será manejado únicamente por la persona responsable de las lecturas, en ningún momento se desplazara fuera de la unidad refrigerada si no es por dicha persona. En caso de avería se anotara en el registro de Itt supervisión en el momento de la lectura..

El lugar de destinado para colocar cada contendor será expuesto en un plano exterior a la cámara o frigorífico.

Las lecturas se realizaran dentro de los primeros diez días de cada mes, y los resultados serán archivados en la carpeta común de la unidad de comunicación y supervisión..

2) Control Manual:

Serán anotadas las temperaturas manuales por turno y día en la ficha de control, (Anexo. Control de Temperatura Cámara Frigorífica)

El personal encargado de la realización de las lecturas anotará en cada turno la temperatura leída, con el fin de saber simplemente que la cámara funciona o no. En el supuesto que se detecte un error, fallo o corte del fluido eléctrico llamará inmediatamente al servicio de mantenimiento del aire acondicionado, responsables del mantenimiento, teléfono nº 88665 - 671593154.

Las hojas serán escaneadas y archivadas en las misma carpeta que las lecturas informatizadas.

Control de Temperatura de la Cámara Frigorífica

UBICACIÓN:

Fecha Lunes/...../ 2010

OBJETO Control de Calidad de las temperaturas de la nevera.

DESARROLLO

Hay que anotar la temperatura en cada turno y firmar. Concluida la semana se entrega al Supervisor.

Día	Alarmas	Temperatura	Fdo	Temperatura	Fdo	Temperatura	Fdo
Lunes							
Martes							
Miércoles							
Jueves							
Viernes							
Sábado							
Domingo							