

Hospital Regional Universitario CARLOS HAYA Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD

MANUAL DE CALIDAD

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICO

Guía de Uso del S.I.L. del Laboratorio de Urgencias

Código	Fecha emisión/última revisión	Revisado	Aprobado
GI 05 Ed 01	29/04/2010	Monsalud Arrebola Ramírez Pilar Ocón Sánchez	Vidal Pérez Valero.
Edición	Fecha próxima revisión		
Ι		Fdo:	Fdo:

OBJETIVO:

Regular el uso del Sistema Informático de nuestro Laboratorio (SERVOLAB), desde el registro de la petición hasta la emisión del informe.

INTRODUCCIÓN:

Las principales funciones que se llevan a cabo a través de nuestro S.I.L. son las siguientes:

- 1. Registro de Peticiones
- 2. Validación de resultados
- 3. Modificación de Peticiones
- 4. Edición de resultados

El acceso al menú principal de SERVOLAB se realizará a partir de una clave individual por usuario. El acceso a las funciones de SERVOLAB serán restringidas en función del tipo de usuario. Dicho permiso es autorizado por el Jefe de Servicio.



MENÚ PRINCIPAL DE SERVOLAB

1. Registro de peticiones:

RESPONSABLES DE ESTE APARTADO:

Personal Administrativo (turno de mañana, días laborables) TEL y Enfermería de los turnos de tarde, noche y festivos.

Los tipos de peticiones que nos llegan al área administrativa de urgencias pueden ser de 3 tipos:

A. Peticiones realizadas a través del servidor informático Novahis[®]: Para capturar tanto los demográficos como las pruebas de dichas peticiones las actuaciones a realizar serán EJECUTAR PROCESOS (icono de ServoLab). Dentro de los procesos disponibles indicar: CAPTURAR PETICIÓN DE GPC, a continuación leer el código de barras con lector o teclearlo manualmente y comprobar la correspondencia entre la petición y el resguardo en papel.

¿Qué hacer cuando no se puede capturar la petición?

- En primer lugar llamar a la enfermería del servicio peticionario por si pueden solucionar la incidencia
- Si esto no fuera posible, se registrará manualmente en Servolab como si fuese una petición urgente manual.

Ejecutar procesos predefinidos		2
Modul: STATUS.DLL Ka	tegorie: 7822 (1) Version: 00.00.00.	00 Dialog: SPIRUN
Procesos disponibles	Proceso seleccionado	Laboratorio 4-HCH Urgencias
Borrar contraseña de contratos Capturar peticiones de GPC Estado Destinos de Impresion	Capturar peticiones de GPC	Area BURG
Estudios Estudios (m. guía con valor) Estudios (método guía) Revertir passwords (Urgencias)	Nª Petició	m: 66666
	-	,
Ejecutar		Cancelar Salir

B. Peticiones Urgentes Manuales: Tanto los demográficos como las pruebas a realizar se registrarán manualmente desde el icono del menú principal de SERVOLAB: REGISTRO. Será necesario cumplimentar todos los campos demográficos. Cuando no conste el médico peticionario se indicará como *NC93*, siendo el número el del servicio peticionario. A continuación se indicarán los parámetros solicitados. Si no se encontraran en el panel desplegable, se puede introducir el número de la técnica correspondiente, o bien realizar una ampliación de la petición desde el icono MODIFICAR PETICIONES (Menú principal de SERVOLAB)

etición	Hospital			Servicio		
308976			-			
Médico		Destino		5 L.	Hab./Cam	ia Fecha registro
		<u> </u>			<u> </u>	09.04.2010 14:1
.Historia	Apellidos		Nombr	re		Sexo
A.S.S/T.A.S.S	F. nacimiento	Edad_Diagnóstico		Jui	cio Clínico	
				1		
			Métodos registrado	08.4X		
Hemog	E GUI	ПТРН				
IP+INB	UREA	Amonio	UreaUH			
TPTA	☐ CR	T LACTAT	Cosmo-O			
FacV	∏ Na	C OsmoSer	FreTX			
TT	ПК 4	🗆 🗆 GasArt	🗖 Líg.Sinovial			
Fibrin	Γn	GasVen	ELC8	>		
nn	- c.	E Time				
	La	TiraUr	Liq.Pleural			
Kaulla	F Prot T	🗆 SediOr	🗆 Líq. Pericárd			
CDPoli	Г АМІ	🗁 AmiO	EMBARZ			
TxIntr	Г СК	CROR	☐ LPerit			
TxPost	CINI	□ Na0B	Г			
		i nuon		Nº <u>I</u> ec.		
Modificar	Borrar			Grabar	Can	celar Salir

C. Peticiones del Laboratorio de Atención Continuada: Para agilizar el procesamiento de las muestras de estas peticiones, en 1º lugar se produce el escaneo de todas estas peticiones cargándose automáticamente las pruebas analíticas solicitadas en el gestor de área, en el apartado de 24H. A continuación se registrarán manualmente los demográficos como en el caso anterior.

2. VALIDACIÓN DE PETICIONES: <u>RESPONSABLES DE ESTE APARTADO:</u> TEL, DUE y F.E.A.

2A. Validación Individual de una Petición: Para la validación de resultados, es necesario acceder a través del icono CONTROL LABORATORIO del menú principal.

Validación Técnica:

Cuando aparezca una petición lista para validar, observaremos en la pantalla de Servolab, que dicha petición aparece de color verde, y en Estado T, lo cual significa que hay que realizar en 1º lugar una validación técnica. Se pulsa el icono de la derecha V.Técnica, se le indica Preparar y nos enseña el resultado a Validar técnicamente (Protocolo Validación técnica *PAV 01 Ed. 01*). Se pulsa Validar y liberar, pasando el resultado a validación final.

iestor de	Área						×
	N	lodul: REPORTAP.E)LL Kategorie: 7099 (1)	Version: 00.00.00.0	0 Dialog: REQUL	IST	
Petición	Fecha y Hora	Paciente		Proceder	ncia Estado		
7298087	09.04.2010 09:59			Hematologí	a	R	Mostrar pendientes
7276684	09.04.2010 15:23			Neurocirugi	ía	B	🔽 Resultado (R)
7303326	09.04.2010 15:19			Neurocirugí	ía	T	Val técnica (T)
7277836	09.04.2010 15:01			Traumatolog	gía	R)• • al techica (1)
7291143	09.04.2010 15:26			UCI		R	🔽 Val final (M)
7300620	09.04.2010 15:26			Urgencias b	ieneral	H	Impresión (P)
7300621	09.04.2010 15:27			Urgencias t	ieneral	н	
							🔲 Incluir Impresos (F)
							Carlos Haya
							🗆 24 Horas
							III Userates
							Iv Urgentes
							Volante Nuevo
							Demográficos
							Resultados
							V. Técnica
							V. Final
							Imprimir
							Actualizar
- Criterio	Ordenación				Actualizado		
C Petie	ción C Fecha/Hora	C Paciente	Procedencia	C Estado	Hora 15:40		Salir
		Loionto					

GI 05 Ed 01; Guía de Uso del S.I.L. del Laboratorio de Urgencias

	Petición	Método	Resultado	Hora	Estad	0
N.Lab 4-HCH Urgencias Petición 7300620 Enseñar resultados • Todos ° Patol. ° Alarmas ° Extremos Ordenar por • Petición ° Método ° Hora Control de Calidad • Ver gráfica • Mensual ° Diario Ver gráfica	7300620 *	pH PC02 P02 HC03 ⁻ P HC03 tC02 EB EBecf S02 FC0Hb p50 ct02	7.434 41.400 33.000 27.200 26.400 28.500 3.300 3.200 60.900 1.700 27.920 10.500	09.04.2010 15:30 09.04.2010 15:30	R R R R R R R R	5 E E E E E E E E E
Resultados K K N N Estado Cálculos finalizados!	4					<u>></u>
Petición Previos Acumulados	Prenarat	Valida	r v liberar 🔸	CANCELAR	SALID	

¿Qué hacer si no estamos de acuerdo con un resultado presentado para validar?

En dicho caso, en lugar de Validar y liberar, pulsaremos el icono de **Bloquear**, para no liberar el resultado. Se procederá según proceda en PNT.

Validación Final:

Una petición que requiera una validación final aparecerá de color rojo, y en Estado M. Nos colocamos con el ratón sobre la petición en cuestión y se pulsa el icono de la derecha V. Final, apareciendo los resultados que necesitan ser validados finalmente. Para ello se pulsa el incono inferior VALIDAR.

GI 05 Ed 01; Guía de Uso del S.I.L. del Laboratorio de Urgencias



B. Validación en bloque por autoanalizador: Para ello es necesario picar el icono del menú principal Validación Técnica, e indicar el nº del autoanalizador cuyos resultados queramos validar. Para que aparezcan los resultados tenemos que picar el icono de Liberar, y a continuación procederemos a validar y/o bloquear resultados, según proceda.

[e99] Validación técnica de una petición						×
Modul: TECHVALI.DL	LL Kateg	orie: 7037 (1)	Version: 00.00).00.00 Dialog: V/	ALIREQ	
Información 4-HCH Urgencias	Res	ultados ^D etición	Método	Resultado	Hora	Estado
Analizador						
Enseñar en pantalla © Todo 🔿 Pat. 🔿 Alarma 🔿 Extremos						
Ordenar © Petición C Método C Hora						
Control de Calidad						
Mensual C Diario Ver gráfica						
Bloquear resultado						
Resultados Ic						
Estado						
Ver						
Petición Ampliar Previos Acumulado		Validar		iberar	Cancelar	Salir

¿QUÉ HACER SI EN LA VALIDACIÓN TÉCNICA NOS APARECE UN RESULTADO BLOQUEADO NO PUDIÉNDOSE VALIDAR?

Cuando esto suceda, el resultado aparecerá sombreado de color rosa no pudiéndose validar. Habrá que analizar la incidencia en el autoanalizador, y proceder como

corresponda	según	PNT	para	poder	obtener	un	resultado.
Ge <mark>[e99] Validación T</mark>	écnica Urgenc	ias					×
la forma si és	Mo	dul: TECHVALI.DL	L Kategorie: 7038	(1) Version: 00.00	.00.00 Dialog: VALIS	STAT	
	4-HCH Urgenc	ias	Petición	Método	Resultado	Hora	Estado
N.LaD	7276604		7276684	Na-U	160.00	09.04.2010 1	5:40 B.E
Petición	1270004		The second secon	Cloro CK	119.00 3907.00	09.04.2010 1 09.04.2010 1	5:40 B.E. 5:40 B.E.
Enseñar resultad	os ol. C Alarmas	C Extremos					
Ordenar por							
Petición	Método	° Hora					
Control de Calida	d Diario Ve	er gráfica					
	Bloquear						
Resultados							
k «	< >	>>>					
Estado Cá	ilculos finalizados!						
Petición Petición	Previos	Acumulados	Prepara	Valid	ar y liberar	CANCELAR	SALIR

¿Qué hacer si necesitamos añadir un comentario a la petición antes de su validación técnica o final?

En el caso de necesitar añadir un comentario a una determinada prueba, o un comentario general a la petición, se puede realizar desde el gestor de área, cuando la petición está aún en estado R, picando sobre la petición correspondiente, y añadiendo el comentario a la prueba en concreto. También se puede picar en el icono Texto Libre, y se despliega un área donde podemos escribir el comentario apropiado.

Desde el estado de Validación Final también se puede añadir un comentario pulsando para ello el icono Texto Libre, o Resultados, y proceder de la misma forma que en el caso anterior.

GI 05 Ed 01; Guía de Uso del S.I.L. del Laboratorio de Urgencias

Cama A601.4 Comentario Diagnóstico Método Resultado Estado Pers Previo Días Metotrexato S RQ 0 0.02 46 Soquim Image: Signature of the signa	J					F 03.01.1973	
Método Resultado Estado Pers Previo Días Metotrexato S RQ 0 0.02 46 Dequím V Metotrexato Visib 10 09:59 Metrot OK Metrot OK 1000 Plasma Hemolizado 1001 No se ha recibido muestra 1002 Suero Internico 1003 Suero Internico 1003 Suero Internico 1003 Suero Internico 1005 Muestra no homogénea.	Cama [A601.4 Comentario		Diagnóstico			
Metotrexato S RQ 0 0.02 46	Mét	odo	Resultado	Estado	Pers	Previo	Días
Dequím ▼ 10 09:59 10 09:59 10 00 Plasma Hemolizado 1001 No se ha recibido muestra 1002 Suero hemolizado 1003 Suero Icterico 1003 Suero Icterico 1003 Suero Icterico 1005 Muestra no homogénea. 1005 Muestra no homogénea.	orme 🗹 🛛 Met	otrexato		S RQ	0	0.02	46
III 000 Plasma Hemolizado 1000 Plasma Hemolizado 1000 Plasma Hemolizado 1001 No se ha recibido muestra 1002 Suero hemolizado 1003 Suero Icterico 1003 Suero Icterico 1004 Muestra no homogénea. 1005 Muestra no homogénea.							
III 201 III 201 IIII 201 III 201 II							
III 003:55 Metrot IIII OO IIIII No se ha recibido muestra IIIII No se ha recibido muestra IIIIII No se ha recibido muestra IIIIIII No se ha recibido muestra IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII							
III 2009:59 Metrot III 200 Plasma Hemolizado 1000 Plasma Hemolizado 1001 No se ha recibido muestra 1002 Suero hemolizado 1003 Suero Icterico 1003 Suero Icterico 1005 Muestra no homogénea. IIII 201 Texto libre							
Image: sizer Image: sizer Image: sizer	0 09:59						
Area Visib 1000 Plasma Hemolizado 1001 No se ha recibido muestra 1002 Suero hemolizado 1003 Suero Icterico 1004 Suero lipémico 1005 Muestra no homogénea. 1005 Muestra no homogénea.							
Metrot OK 1000 Plasma Hemolizado 1001 No se ha recibido muestra 1002 Suero hemolizado 1003 Suero Icterico 1003 Suero Icterico 1004 Muestra no homogénea. Iados Inos Muestra no homogénea.							
Area Visib Ilizar Il							
Alizar 1000 Plasma Hemolizado 1001 No se ha recibido muestra 1002 Suero hemolizado 1003 Suero Icterico 1004 Suero lipémico 1005 Muestra no homogénea. 1005 Muestra no homogénea. 1005 Muestra no homogénea.							
alizar 1000 Plasma Hemolizado 1001 No se ha recibido muestra 1002 Suero hemolizado 1003 Suero Icterico 1004 Suero lipémico 1005 Muestra no homogénea. 1005 Muestra no homogénea. 1005 Muestra no homogénea.					-		
Area Visib Slizar 1005 Muestra no homogénea.	↓						<u></u>
alizar 1002 Suero hemolizado 1003 Suero Icterico 1004 Suero lipémico 1005 Muestra no homogénea.	Metrot) OK
1004 Suero lipémico 1005 Muestra no homogénea.		Plasma Hemoliza No se ha recibido	do r muestra			Comentarios	0K Visih
lexto libre	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Plasma Hemolizad No se ha recibide Suero hemolizado Suero lcterico	do o muestra o			Comentarios	OK Visib
1005 Muestra insuliciente.	Iizar 1004 1004	Plasma Hemolizad No se ha recibido Suero hemolizado Suero Interico Suero Intérico Muestra no homo	do o muestra o nénea			Comentarios Area Método	OK Visib
	Image:	Plasma Hemolizad No se ha recibid Suero hemolizado Suero Icterico Suero lipémico Muestra no homo Muestra insuficie Muestra conquiac	do o muestra o génea. nte. ta			Comentarios Area Método Texto libre	OK Visib

3. MODIFICACIÓN DE PETICIONES:

RESPONSABLES DE ESTE APARTADO:

TEL, DUE y F.E.A.

3A. En algunas ocasiones los facultativos solicitantes de una analítica requieren la ampliación de pruebas analíticas (para ello se actuará en función del PNT correspondiente) cuando la petición está todavía en curso o ha sido recientemente validada. Los pasos a seguir en estos casos son los siguientes:

En primer lugar hay que localizar la petición indicada. Esto se puede realizar desde el icono del menú principal BÚSQUEDA POR PACIENTE, o buscar en el Gestor de Área el código de la petición. Una vez localizada hay que picar el icono inferior Recuperar Acabada en el caso de que esté finalizada.

JEHUNGACION		unnen finar			10(
atos complemen	tariós				-		
Cama	Comentario			ICD-9			
l.Lab	Método				19975 13	22. 12	22.8.2
4-HCH Urgen	c Nr.	Método	Resultado	Validación	Fact.	Previo	Días
	19099	LABOR			S	. NFAC	· · · · ·
etición	19100				S	. NFAC	
edico	. 19105	HEMOGRAMA			S	. NFAC	
ncología	∲ 11051	Hematíes	4.41		R	V	
rvicio	11052	Hemoglobina	13.4		R	V	
à	11053	Hematocrito	41.2		R	V	
tición Estad	11054	VCM	94		R	V	
	11055	HCM	30.5		R	V	
	11056	CHCM	32.6		R	V	
Registro	11258	RDW	11.8		R	V	
9.04.2010 09:08	11259	MPV	7.6		R	V	
mpresión	11057	Plaquetas	236		R	V	
mpresion	_ 11050	Leucocitos	6.6		R	V	
9.04.2010 09:21	11058	Neutrófilos	60.6		R	V	
unterstäre.	11059	Linfocitos	34.0		R	V	
ipresion	11060	Monocitos	3.9		R	V	
mpresora	11061	Eosinófilos	1.1		R	V	
	 11062 	Basófilos	0.4		R	V	
4 4 4	11260	Neutrófilos Absoluto	4.00		R	V	
upo Acumulados	11261	Linfocitos Absolutos	2.25		R	V	
	11262	Monocitos Absolutos	s 0.26		R	V	
Definitivo	<u>.</u>						•
Imprimir	Augura I	Desubaded Desues		1.		Commence 11	Course

A continuación hay que picar el icono Modificar Peticiones del menú principal, y proceder a la ampliación de las técnicas solicitadas.

3b. Cuando queramos modificar un resultado ya validado finalmente, hay que recuperar la petición tal y como se indica en el apartado anterior. A continuación hay que invalidar el resultado que queremos modificar. Para ello debemos picar el icono Información Validación del menú principal, introducir la clave de la petición que queremos modificar. Cuando aparezca la petición correspondiente, picaremos la técnica analítica que queramos invalidar, y pulsaremos el icono inferior **Invalidar**. Salimos de la pantalla, y nos vamos al icono del Menú Principal Resultados Petición donde tras introducir la clave de la petición correspondiente podremos modificar el resultado anteriormente.

Visualización d	le petici	ones (validaciór	n médica)					>
		Modul: REP0)RTAP.DLL Kategori	e: 7082 (1) Version: 00.00.0	0.00 Dialog: SHOWN	MEDVA	L	
Nº petición	Estado	Fecha registro	Servicio	Facultativo		Área	Laboratorio	
7301998		09.04.2010 02:	36 93	Urgencias 6	ieneral	221	4-HCH Urgen	cias
Nº Historia	Apellido:	s		Nombre		Sexo	Fecha Nacimien	o Edad
4				50 L H 010 00			950	59
	Num.	Abrev. Tiemp	o Resultado	Usuario	Fecha Validación		Val.	
	1910	62 LA		0				
	116	08 L_Gluc	134.00	C6CH	09.04.2010	02:54	v	
	116	10 L_Prot	1.30	C6CH	09.04.2010	02:54	v	
	116	16 L_LDH	35.00	C6CH	09.04.2010	02:54	v	
		1	-E4 [Burner	Consular	1	C - F-	1
Imp	presion		alidar	Buscal	Lancelar		Salır	
			1	Y	-			
		-						

4. EDICIÓN DE RESULTADOS:

RESPONSABLES DE ESTE APARTADO:

Administrativos, TEL, DUE y F.E.A.

El S.I.L. del laboratorio está conectado tanto a la Web hospitalaria, como al servidor informático de Novahis para poder consultar resultados de peticiones.

No se realiza ninguna edición en papel de las solicitudes efectuadas a través del GPC (Gestor de petición analítica – Novahis).

Todas la solicitudes se pueden consultar a través de la WEB del Laboratorio en tiempo real aunque la totalidad de la solicitud no se haya completado.

Existen códigos de destino de impresión electrónica (no edición en papel) para aquellos solicitantes que no requieran edición en papel (su consulta se hará a través de la WEB del Laboratorio).

Todas las demás peticiones se editan en el laboratorio y se distribuyen a traves de los enlaces correspondientes de los centros solicitantes.

La impresión de resultados a petición de un paciente se regirá por el PNT específico para ello, donde se asegura la confidencialidad de resultados.

Para imprimir una petición nos iremos al icono BUSQUEDA DE PACIENTE del menú principal, introducimos la clave de la petición que queremos localizar, y a continuación picamos el icono BUSCAR. Si aparecen varios pacientes, seleccionamos el que queremos, buscamos la petición correspondiente, picamos sobre ella para que aparezcan los resultados, y finalmente picamos sobre el icono IMPRIMIR.